

品番	GR0401
品名	長尺用バイス
概要	試料を2か所でクランプします。
取説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>ブロック板の間に試料を入れて、ブロック板をネジで締め込み固定します。両持ちでクランプ出来るのでバリを出したくない試料などで使用します。</p> <div data-bbox="564 770 1129 1227" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="256 1261 855 1435" data-label="Text"> <p>左右でクランプし、間に切断刃を入れて切断します。切断距離がバイスの切欠き以上にならないように注意して下さい。</p> </div> <div data-bbox="884 1261 1485 1435" data-label="Text"> <p>長尺の試料などは2か所でクランプすることで安定して切断が出来ます。</p> </div> <div data-bbox="285 1440 775 1906" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="956 1440 1422 1906" data-label="Image"> </div>